

Bilancia compatta HJ-150


Istruzioni d'uso

Avvertenze

- ❑ Evitare di lasciare la bilancia esposta alla luce del sole o all'alta umidità.
- ❑ Posizionare la bilancia su una superficie piatta e solida in un luogo privo di correnti d'aria.
- ❑ Evitare vibrazioni, forti campi elettrici o magnetici e rapidi cambiamenti di temperatura ed umidità.
- ❑ Evitare l'uso della bilancia in prossimità di altri strumenti elettronici.
- ❑ Non usare diversi tipi di batterie. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- ❑ Se la bilancia non viene usata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- ❑ Evitare sovraccarichi o carichi improvvisi che potrebbero danneggiare la bilancia.
- ❑ Durante il trasporto della bilancia usare l'apposita copertura protettiva.
- ❑ Attendere per più di 6 secondi il riscaldamento della bilancia dopo l'accensione
- ❑ Quando il luogo di utilizzo cambia o quando le condizioni ambientali sono modificate, calibrare la bilancia prima dell'uso.

Specifiche

Capacità	150 x 0.1 g / 5.29 x 0.01 oz
Display	7 LCD segmenti con retroilluminazione (Altezza dei caratteri 8 mm)
Alimentazione	2 batterie "AAA"
Dimensioni del piatto	60 (Larg)x 64 (Prof) mm / 2.36 (Larg x 2.52 (Prof) in.
Accessori	Manuale d'istruzione, peso da 100g, 2 batterie

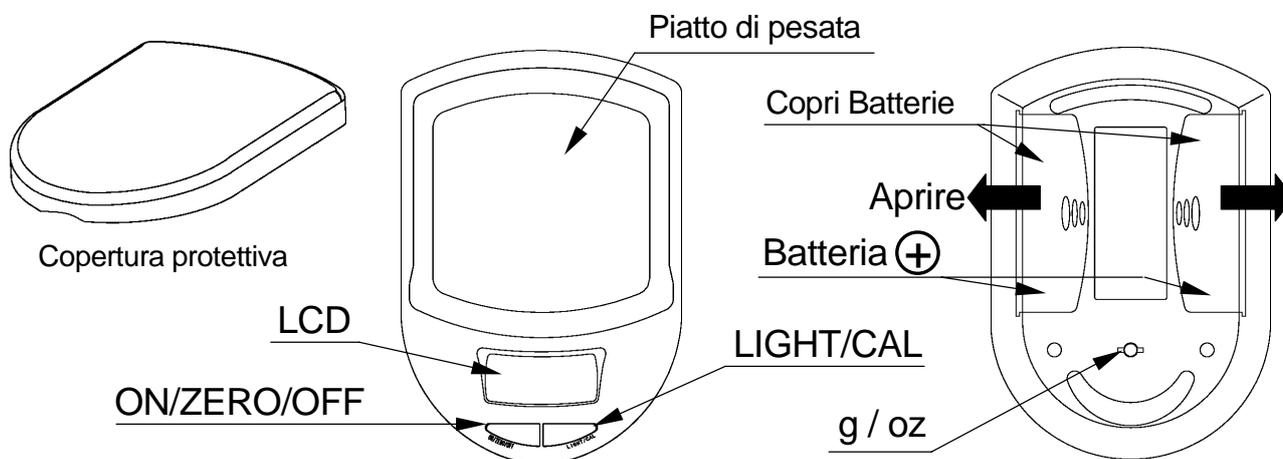

Pulsanti

ON/ZERO/OFF:

Premere per l'accensione. In modo operativo, premere brevemente per azzerare il display. Mantenere premuto per circa 3 secondi per spegnere la bilancia.

LIGHT/CAL:

In modo operativo, premere brevemente per accendere la luce dell'LCD. Mantenere premuto per 3 secondi per entrare in modo calibrazione.

g / oz:

In modo operativo, premere il pulsante posto sotto la bilancia per cambiare le unità di misura tra “g” e “oz”.

Inserire / Sostituire le batterie

Rimuovere i copri batterie e inserire 2 batterie tipo AAA in ciascun alloggiamento, facendo attenzione alle polarità. Rimettere i copri batterie.

- Per evitare che una forza eccessiva venga applicata al piatto di pesata, quando si inseriscono e sostituiscono le batterie usare la copertura protettiva.

Procedura di pesata

1. Accendere e spegnere la bilancia

Premere il tasto **ON/ZERO/OFF** per accendere la bilancia. La bilancia accende tutti i segmenti per alcuni secondi e quindi mostra lo zero. La retroilluminazione si accenderà per circa un minuto. Mantenere premuto per circa 3 secondi per spegnere la bilancia.

2. Selezionare le unità di pesata

Premere il tasto **g / oz** per selezionare una delle due unità “g” o “oz”.

3. Pesata

Verificare che la lettura sia zero. Altrimenti premere il tasto **ON/ZERO/OFF** per azzerare il display. Nel caso per pesare venga usato un contenitore, porre un contenitore vuoto sul piatto di pesata e premere il tasto **ON/ZERO/OFF** per azzerare il display.

Porre l'oggetto da pesare sul piatto o nel contenitore. Attendere che il display si stabilizzi e leggere il peso.

- e** significa sovraccarico. Rimuovere immediatamente gli oggetti dal piatto.


Funzione di auto-spegnimento

La funzione di auto-spegnimento si attiva dopo circa 2 minuti di stabilità del display, durante la pesata di oggetti. Quando non vi è alcun oggetto, si attiva dopo 30 secondi.

Calibrazione

1. Assicurarsi che non vi sia nulla sul piatto di pesata, mantenere premuto il tasto **LIGHT/CAL** per circa 3 secondi. Il display mostra **Cal**. Rilasciare il tasto.
 2. La bilancia memorizza il punto zero e automaticamente mostra **100.0 g**.
 3. Porre il peso di calibrazione da 100g al centro del piatto entro 10 secondi.
 4. Dopo circa 8 secondi, apparirà **f** per la calibrazione riuscita e **e** in caso di insuccesso. Quindi la bilancia si spegnerà automaticamente.
 5. Riaccendere la bilancia per iniziare l'uso.
- Se la calibrazione fallisce, verificare che qualcosa non tocchi il piatto di pesata, che non vi siano vibrazioni o correnti d'aria, e che il peso di calibrazione sia quello corretto.

Dimensioni

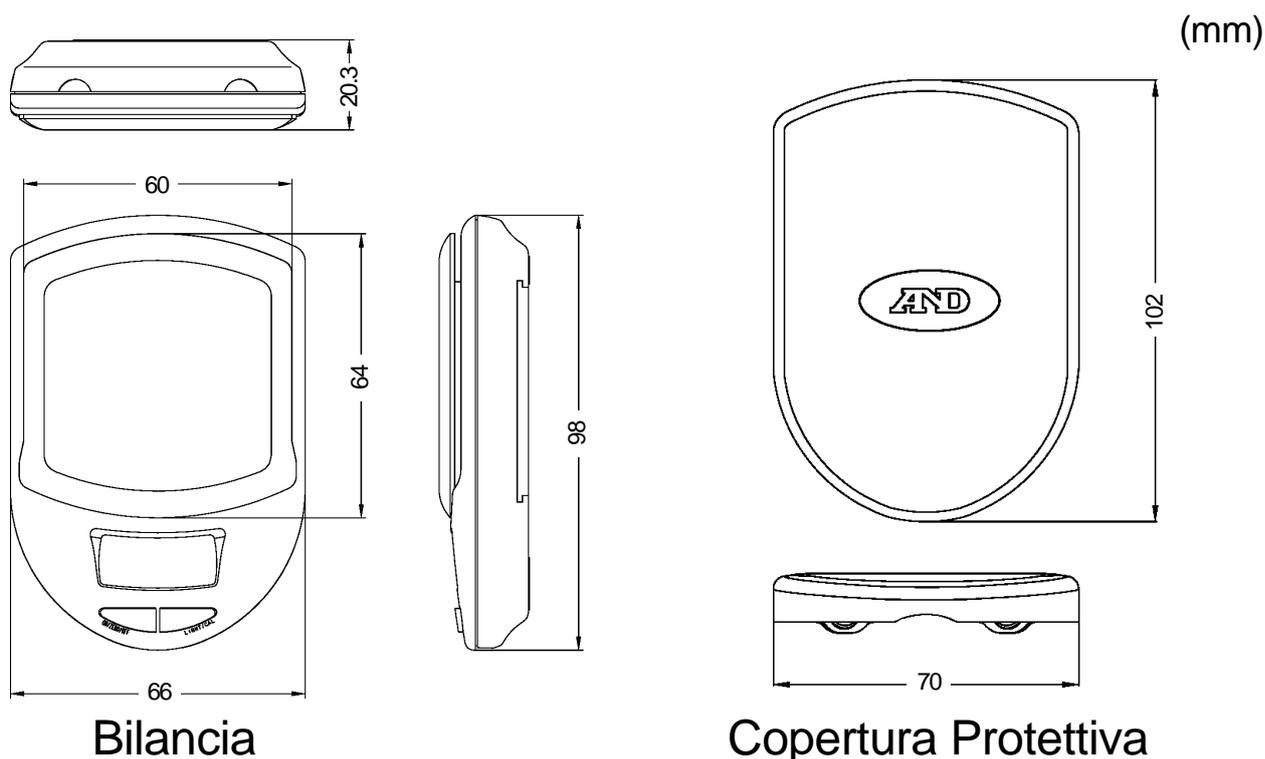



A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone: [81] (3) 5391-6132 Fax: [81] (3) 5391-6148

A&D ENGINEERING, INC.

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA. 95035 U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon OX14 1DY U.K.
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

<German Sales Office>

Große Straße 13b 22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone: [49] (0) 4102 459230 Fax: [49] (0) 4102 459231

A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone: [82] (2) 780-4101 Fax: [82] (2) 782-4280